

Zinc
Zink
Zinc
Cinc


114412

MColortest™


Measuring range / Messbereich / Domaine de mesure / Intervalo de medida:

0.1 – 5 mg/l (de) Zn


(0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.7 – 1 – 2 – 5 mg/l (de) Zn)

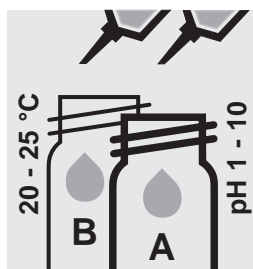

5 ml of sample

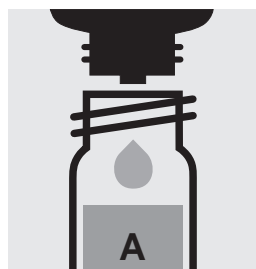


4 drops of reagent Zn-1

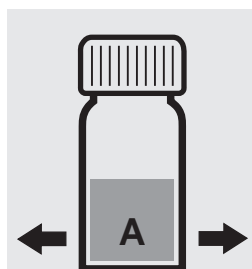

Close the tube and mix.



Check the pH.
Specified range:
pH 0.9 – 1.0

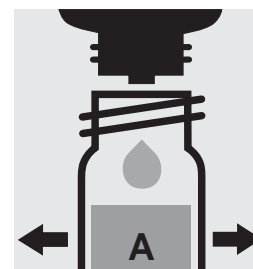

Adjust the pH, if necessary, with reagent Zn-1.

5 ml Probe

4 Tropfen Reagenz Zn-1

Testglas verschließen und mischen.

pH-Wert prüfen.
Soll-Bereich:
pH 0,9 – 1,0

Falls erforderlich, pH mit Reagenz Zn-1 einstellen.

5 ml d'échantillon

4 gouttes de réactif Zn-1

Boucher le tube et mélanger.

Vérifier le pH.
Domaine nécessaire:
pH 0,9 – 1,0

Ajuster le pH si nécessaire avec du réactif Zn-1.


5 ml de muestra

4 gotas de reactivo Zn-1


Cerrar el tubo y mezclar.

Comprobar el valor del pH.
Intervalo necesario:
pH 0,9 – 1,0


Si es necesario, ajustar el pH con reactivo Zn-1.

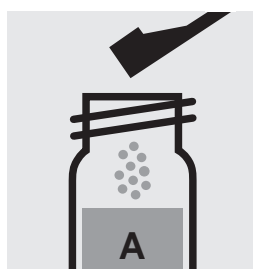


1 level grey dosing spoon of reagent Zn-2

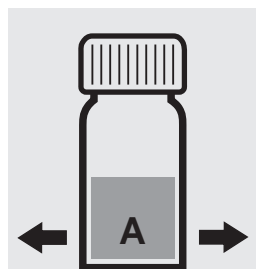

Close the tube and shake **vigorously until the reagent is completely dissolved.**

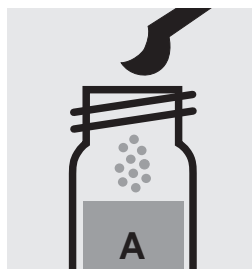

1 level grey microspoon of reagent Zn-3

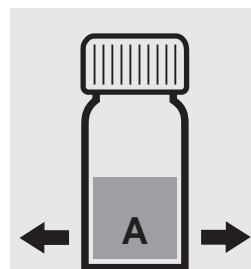

Close the tube and shake **vigorously until the reagent is completely dissolved.**



Reaction time: **exactly 5 minutes**

1 gestrichener grauer Dosierlöffel Reagenz Zn-2

Testglas verschließen und **kräftig** schütteln, **bis das Reagenz vollständig gelöst ist.**

1 gestrichener grauer Mikrolöffel Reagenz Zn-3

Testglas verschließen und **kräftig** schütteln, **bis das Reagenz vollständig gelöst ist.**

Reaktionszeit: **genau 5 Minuten**

1 cuiller grise arasée de réactif Zn-2

Boucher le tube et l'agiter **vigoureusement jusqu'à dissolution totale du réactif.**

1 microcuiller grise arasée de réactif Zn-3

Boucher le tube et l'agiter **vigoureusement jusqu'à dissolution totale du réactif.**

Temps de réaction: **exactement 5 minutes**


1 cuchara dosificadora gris rasa de reactivo Zn-2

Cerrar el tubo y agitar **vigorosamente hasta que el reactivo se haya disuelto completamente.**

1 microcuchara gris rasa de reactivo Zn-3

Cerrar el tubo y agitar **vigorosamente hasta que el reactivo se haya disuelto completamente.**

Tiempo de reacción: **exactamente 5 minutos**

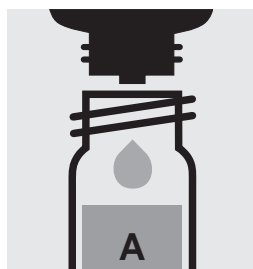


4 drops of reagent
Zn-4

4 Tropfen Reagenz
Zn-4

4 gouttes de réactif
Zn-4

4 gotas de reactivo
Zn-4

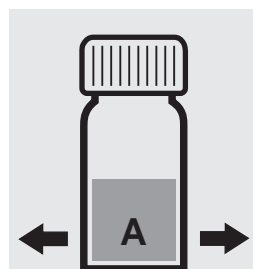


Close the tube and mix.

Testglas verschließen
und mischen.

Boucher le tube et mé-
langer.

Cerrar el tubo y mezclar.

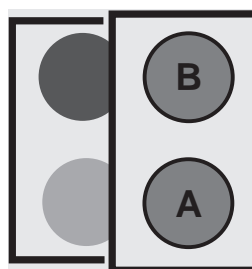

Immediately compare
the color with the color
scale, read off the result.

Sofort Farbe der Farb-
skala zuordnen, Mess-
wert ablesen.

Comparer **immédiat-**
ement la couleur avec
l'échelle colorimétrique,
lire le résultat.

Comparar **inmediata-**
mente el color con la
escala colorimétrica, leer
el valor de medición.